

Contec Filtered and Sterile HydroPure

Perossido di idrogeno stabilizzato al 6% miscelato con acqua per iniettabili WFI o acqua purificata

Contec HydroPure è l'unica miscela di perossido di idrogeno al 6% stabilizzato sterilizzato terminalmente (*).

Efficace su batteri, funghi, muffe, lieviti, virus e spore, Contec HydroPure lascia un residuo quasi nullo sulle superficie ed è garantito con un livello di endotossine inferiori a 0,25 EU/ml (*).

Filtrato a 0.2 micron, riempito in ambiente asettico di grado A e sterilizzato terminalmente per irraggiamento gamma a 25 kGy (*).

Fornito in doppio o triplo imballo per facilitare l'ingresso in cleanroom.

Disponibile sterile o filtrato, pronto all'uso in flaconi da litro con trigger o in taniche da 5 litri



Caratteristiche principali	Benefit
Il perossido di idrogeno si decompone in acqua e ossigeno	Bassissimo residuo sulle superfici che rende il prodotto compatibile nelle aree più critiche
Filtrato a 0,2 micron sotto un flusso laminare di grado A in una cleanroom di grado C	Garanzia per un prodotto privo di contaminazioni e particelle
Livello di endotossine garantito inferiore a 0,25 EU/ml (*)	Compatibile per cleanroom di grado A e B
Attivo sulle spore batteriche in 15 minuti	Attività sporicida sufficiente per essere usato nei gradi A e B
Sterilizzato a raggi Gamma con dose non inferiore a 25 kGy (*)	In accordo con le GMP in termini di sterilizzazione terminale
Il trigger può essere settato in posizione "jet" o "spray"	Possibilità di scegliere la quantità e tipologia di spruzzo secondo esigenza
Doppio imballo con apertura "easy tear"	Ogni busta è semplice da aprire anche indossando in guanti e il doppio imballo garantisce la corretta introduzione del disinfettante in cleanroom
Non classificato come corrosivo	Può essere utilizzato in sicurezza in tutte le aree critiche e su tutte le superfici

(*) Versione sterile

Specifiche tecniche

<i>Composizione</i>	Perossido di idrogeno stabilizzato al 6% miscelato con acqua per iniettabili WFI o acqua purificata
<i>Filtrazione</i>	0,2 micron
<i>Attività</i>	Battericida, fungicida, virucida e sporicida
<i>Endotossine</i>	Garantite inferiori a 0,25 EU/ml (*)
<i>Shelf life</i>	24 mesi dalla produzione, 6 mesi in uso (trigger)
<i>Packaging</i>	Triplo o doppio imballo in buste di polietilene con apertura "easy tear"
<i>Certificati</i>	Certificati di analisi e sterilità (*) rilasciati per ogni lotto



Efficacia testata

Test	Descrizione	Riduzione Logaritmica	Tempo
EN1276 (Attività battericida in vitro)	E. hirae	>log 5.3	5 min
	S. aureus	> log 5.4	5 min
	P. aeruginosa	> log 5.3	5 min
	E. coli	> log 5.3	5 min
EN1650 (Attività fungicida in vitro)	A. niger	> log 4	15 min
	C. albicans	> log 4.3	15 min
EN13704 (Attività sporicida in vitro)	B. subtilis	> log 6	15 min
EN13697 (Attività sporicida sulle superfici in acciaio)	B. subtilis	> log 3	15 min

Modo d'uso

Pronto all'uso, può essere applicato direttamente sulle superfici fino alla copertura totale. Rimuovere fisicamente i contaminanti sulle superfici con l'ausilio di un panno appropriato da cleanroom, utilizzando una tecnica idonea. Lasciare agire sulle superfici per il tempo richiesto e, se necessario, asciugare e rimuovere i residui con alcool isopropilico.

FORMATI DISPONIBILI

CODICE	Descrizione	Packaging
SBT16HPW	Contec Sterile HydroPure - 1L Trigger Spray	6 x 1 litro
SBC16HP	Contec Sterile HydroPure - 1L con tappo a vite	6 x 1 litro
SBC56HP	Contec Sterile HydroPure – Tanche da 5 litri con tappo a vite	2 x 5 litro
FBT16HP	Contec Filtered HydroPure - 1L Trigger Spray	6 x 1 litro
FBC16HP	Contec Filtered HydroPure - 1L con tappo a vite	6 x 1 litro
FBC56HP	Contec Filtered HydroPure – taniche da 5 litri	2 x 5 litro

(*) *Versione sterile*

Contec Filtered and Sterile Hydropure TDS – Rev. 02/2019