

Contec Sterile Alcohol Low Endotoxin

Alcool isopropilico o etilico denaturato miscelato al 70% con acqua WFI o acqua altamente purificata

Miscela di alcol isopropilico o etilico denaturato al 70% filtrata a 0,2 micron e riempita sotto un flusso laminare di grado A in una cleanroom di grado C (ISO 7).

Il prodotto è garantito con un livello di endotossine inferiore a 0,25 EU/ml.

Adatto per l'uso in ambienti che richiedono un elevatissimo livello di pulizia e raccomandato per la regolare ed efficace eliminazione dei residui di agenti contaminanti e per la disinfezione quotidiana di guanti e superfici.

Fornito sterilizzato per irraggiamento gamma mediante un processo validato ad una dose non inferiore a 25 kGy.

Disponibile in flaconi da 0,5 o 1 litro con trigger spray o taniche da 5 litri con tappo a vite per ambienti di ampia superficie.



Caratteristiche principali	Benefit
Livello di endotossine garantito inferiore a 0,25 EU/ml	Compatibile per l'utilizzo a contatto con il prodotto
Prodotto secondo GMP sotto un flusso laminare di grado A in una cleanroom di grado C	Garanzia per un prodotto privo di contaminazioni e particelle
Assenza di denaturanti oltre all'IPA	Disinfezione priva di residui
Pistola a spray e sistema protetto "bag in bottle"	La busta all'interno del flacone con trigger previene la contaminazione del contenuto durante l'uso. I flaconi possono inoltre essere completamente svuotati in modo da evitare ogni possibile spreco di prodotto.
Il trigger può essere settato in posizione "jet" o "spray"	Possibilità di scegliere la quantità e la tipologia di spruzzo secondo le specifiche esigenze
Doppio/triplo imballo con apertura "easy tear"	Ogni busta è semplice da aprire anche indossando i guanti e il doppio/triplo imballo garantisce la corretta introduzione del disinfettante in cleanroom
Sterilizzazione finale mediante irraggiamento Gamma in accordo con le GMP	Compatibile per l'uso in cleanroom di grado A e B

Specifiche tecniche

	Flaconi con Trigger Spray	Taniche con tappo a vite
<i>Composizione</i>	Alcool isopropilico 70% o etilico denaturato miscelato con acqua WFI al 30%	Alcool isopropilico 70% o etilico denaturato miscelato con acqua altamente purificata al 30%
<i>Filtrazione</i>	0,2 micron	
<i>Attività</i>	Battericida, fungicida. Documentazione completa disponibile su richiesta	
<i>Certificati</i>	Certificati di analisi e sterilità rilasciati per ogni lotto	
<i>Shelf life</i>	3 anni dalla produzione a confezione chiusa, 6 mesi in uso (trigger)	
<i>Packaging</i>	Triplo imballo in buste di polietilene con apertura "easy tear"	Doppio imballo in buste di polietilene con apertura "easy tear"

Efficacia testata

Test	Descrizione	Riduzione Logaritmica	Tempo
EN1276 (Attività battericida in vitro)	E. hirae	>log 5.0	5 min
	S. aureus	> log 5.0	5 min
	P. aeruginosa	> log 5.0	5 min
	E. coli	> log 5.0	5 min
EN1650 (Attività fungicida in vitro)	A. niger	> log 4	15 min

Modo d'uso

Prodotto pronto all'uso, può essere applicato direttamente sulle superfici fino alla copertura totale. Rimuovere fisicamente i contaminanti sulle superfici con l'ausilio di un panno da cleanroom, utilizzando una tecnica idonea. Lasciare agire sulle superfici per il tempo richiesto.

FORMATI DISPONIBILI

CODICE	Descrizione	Packaging
SBT0570IW	Contec Sterile 70% IPA 30% WFI – 0,5L Trigger Spray	8 x 0,5 litri
SBT170IW	Contec Sterile 70% IPA 30% WFI – 1L Trigger Spray	6 x 1 litro
SBC570I	Contec Sterile 70% IPA 30% PW - 5L Taniche con tappo a vite	2 x 5 litri
SBT0570DEW	Contec Sterile 70% DE 30% WFI – 0,5L Trigger Spray	8 x 0,5 litri
SBT170DEW	Contec Sterile 70% DE 30% WFI – 1L Trigger Spray	6 x 1 litro
SBC570DE	Contec Sterile 70% DE 30% PW - 5L Taniche con tappo a vite	2 x 5 litri