



Contec PeridoxRTU

Perossido di idrogeno e acido peracetico

Contec PeridoxRTU è uno sporicida autorizzato BPR ed EPA in grado di ottenere una riduzione superiore a 3 log rispetto alle spore batteriche e fungine, in meno di 3 minuti. Miscela di perossido di idrogeno e acido peracetico, Contec PeridoxRTU è fornito pronto per l'utilizzo ed è efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore.

La formulazione proprietaria di PeridoxRTU contiene tensioattivi per l'efficienza di pulizia insieme a inibitori della corrosione per la protezione delle superfici. PeridoxRTU può essere utilizzato per pulire e disinfettare le superfici senza danni o perdita di funzionalità.

Contec PeridoxRTU è filtrato e imbottigliato in un ambiente controllato. Il prodotto sterile è fornito sterile convalidato con un livello di garanzia di sterilità pari a 10⁻⁶. Con involucro doppio o singolo, il prodotto è progettato per facilitare l'ingresso nelle camere bianche farmaceutiche.

Disponibile in flacone da 0,9L con tappo push/pull per piccole aree o in contenitori da 3,78L con tappo per l'imbevimento della testa in panno o per le situazioni in cui sono necessari volumi maggiori.



CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Formula attiva brevettata	<ul style="list-style-type: none"> L'azione rapida consente di risparmiare tempo durante la biodecontaminazione
È disponibile la versione sterile convalidata	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione di 3 log rispetto alle spore batteriche e fungine in 3 minuti
Eccellente compatibilità dei materiali	<ul style="list-style-type: none"> Adatto per camere bianche di grado A e B Non danneggerà i materiali comuni delle camere bianche
Inserito in un involucro doppio/singolo	<ul style="list-style-type: none"> Facilita il trasferimento della disinfezione in camera bianca
Tappo push/pull su flacone da 0,9L	<ul style="list-style-type: none"> Elimina le goccioline riducendo il rischio di inalazione
	<ul style="list-style-type: none"> Può essere facilmente applicato a un panno o a uno strumento di pulizia

Per ulteriori informazioni o per richiedere un campione, invia un'e-mail all'indirizzo infoeu@contecinc.com o telefona al numero + 33 (0) 2 97 43 76 98

Copyright© 2021 Contec, Inc. All rights reserved. INT168 010221

Contec
Vannes Cedex
France
Tel: +33(0) 2 97 43 76 98

Contec Inc
Spartanburg, SC
United States
Tel: +1 (864) 503-8333

Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co. Ltd
Suzhou
China
Tel: +86-512-6274 4050



Specifiche

- 0,23% di acido peracetico e 4,4% di perossido di idrogeno
- Pronto per l'utilizzo con durata di 2 anni
- Opzione sterile - convalidata 10^{-6}
- Sterile - inserito in involucro doppio in sacchi di polietilene
- Filtrato - inserito in involucro singolo in sacchi di polietilene
- Tappo push/pull per una facile applicazione su una salvietta, o con tappo a vite per aree più grandi
- Certificati di analisi e di sterilità pertinenti forniti con ciascun lotto
- Informazioni della documentazione di supporto sono disponibili su richiesta.

Efficacia

Test	Descrizione	Riduzione dei log	Tempo	Test	Descrizione	Riduzione dei log	Tempo
EN1276	<i>E. hirae</i>	>5.25	2 min	EN13704	<i>B. subtilis</i>	>3.39	3 min
EN1276	<i>S. aureus</i>	>5.39	2 min	EN13697	<i>C. albicans</i>	>4.43	3 min
EN1276	<i>P. aeruginosa</i>	>5.28	2 min	EN13697	<i>A. brasiliensis</i>	>4.74	3 min
EN1276	<i>E. coli</i>	>5.28	2 min	EN13697	<i>B. subtilis</i>	>3.69	3 min
EN1650	<i>A. brasiliensis</i>	>4.46	3 min	EN13697	<i>B. cereus</i>	>3.65	3 min
EN1650	<i>C. albicans</i>	>4.47	3 min				

Applicazione del prodotto

PeridoxRTU è pronto per l'utilizzo, di conseguenza può essere applicato direttamente su un panno o una salvietta idonei per la pulizia della camera bianca, per l'applicazione sulla superficie da disinfettare. Da utilizzare esclusivamente su superfici visibilmente pulite. Strofinare la superficie adottando una tecnica di pulizia consigliata per un controllo ottimale della contaminazione.

Assicurarsi che la superficie sia uniformemente coperta dal prodotto e lasciare agire per il tempo di contatto necessario per batteri, funghi, lieviti e spore. Per ridurre al minimo i residui, asciugare con una salvietta/panno dopo l'utilizzo o risciacquare con IPA o acqua dopo la disinfezione con PeridoxRTU. Da utilizzare a temperatura ambiente ($20 \pm 2^\circ\text{C}$). Assicurarsi che l'area di utilizzo sia ben ventilata.

Codice	Descrizione	Imballo
SBC0902PX	Contec <i>Sterile</i> PeridoxRTU 0,9L Tappo Push/Pull per flacone	6 x 0,9L
SBC3702PX	Contec <i>Sterile</i> PeridoxRTU 3,78L con tappo	4 x 3,78L
FBC0902PX	Contec PeridoxRTU 0,9L Tappo Push/Pull per flacone	6 x 0,9L
FBC3702PX	Contec PeridoxRTU 3,78L con tappo	4 x 3,78L

Utilizza i biocidi in sicurezza. Leggi sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.